

## 第7章 ホイートストンブリッジによる抵抗測定

Measurement of Resistance by Wheatstone Bridge

### 7.1 目的

ホイートストンブリッジの原理を理解し、これによって中位抵抗 ( $1 \sim 1\text{M}\Omega$ ) を測定する方法を習得する。

### 7.2 理論

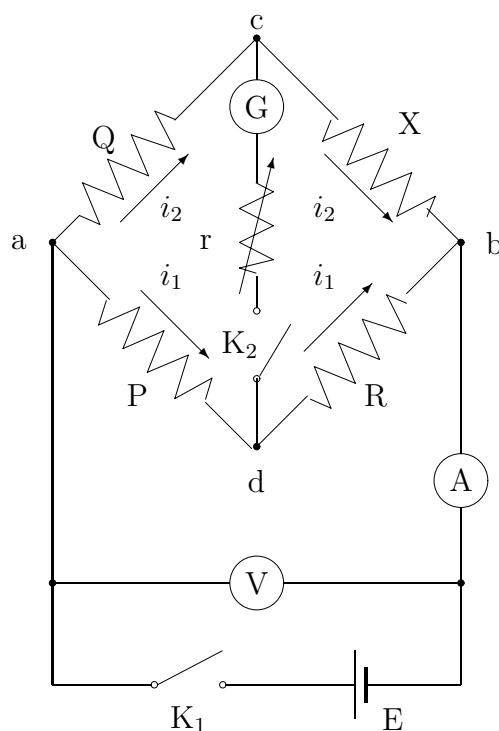


図 7.1: ホイートストンブリッジの原理図

図 7.1 はホイートストンブリッジの原理図である。端子 ab 間に電池を接続し、スイッチ  $K_1$  を閉じて、矢印の方向に電流を流した場合、抵抗 P、Q、R の値を適当に選定すると、端子 cd 間の電位差が零になり、スイッチ  $K_2$  を閉じて、検流計 G には電流が流れなくなる。この状態をブリッジは平衡したという。この平衡状態 balanced condition においては、P、Q 両端の電圧降下は等しい。

すなわち

$$i_1 P = i_2 Q \quad i_1 R = i_2 X \quad (7.1)$$

したがって

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{X} \quad (7.2)$$

これから X を求めれば

$$X = \frac{Q}{P} R \quad (7.3)$$

式 (7.3) から P、Q、R の値がわかれば、X の値を求めることができる。この場合 P、Q を比例辺 ratio arm、R を測定辺 measuring arm という。

### 7.3 方法

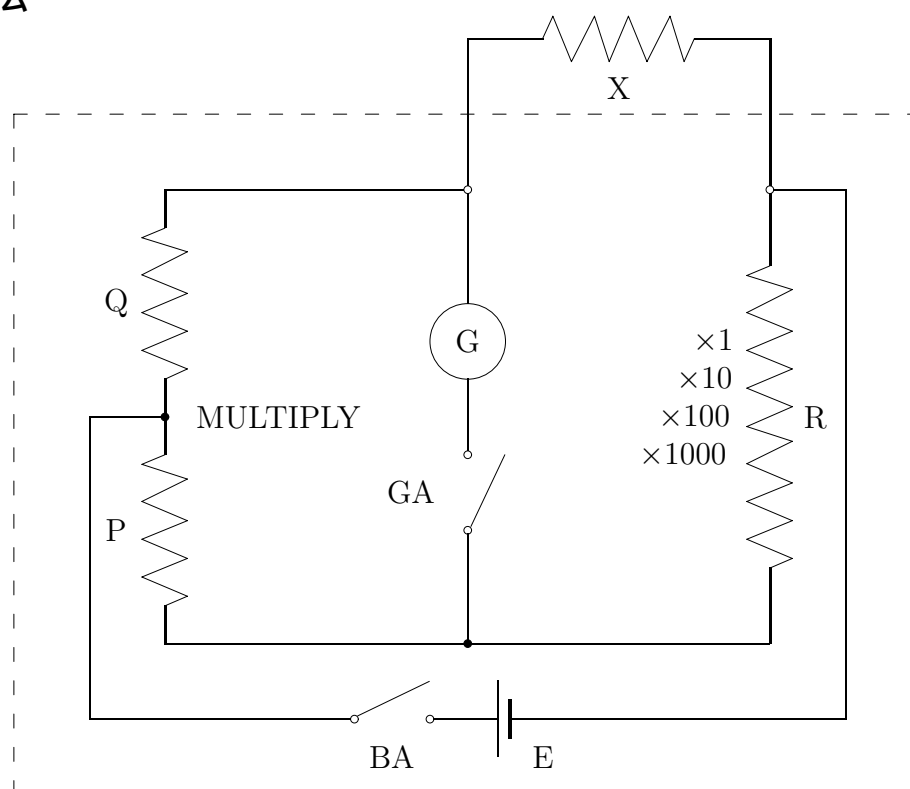


図 7.2: ホイートストンブリッジ結線図

E : 電池

G : 検流計

X : 被測定抵抗

P : 比例辺抵抗

Q : 比例辺抵抗

R : 測定辺抵抗

### 7.3.1 自らホイートストンブリッジを結線し測定

図 7.1 に示す回路に従って、電池、スイッチ、抵抗 ( $P$ 、 $Q$ 、 $R$ )、被測定抵抗 ( $X$ )、検流計、保護抵抗 ( $r$ ) の各部品を接続する。検流計の振れが最小になるように  $R$  を調整し、式 (7.3) から未知抵抗  $X$  を求める。さらに電池の極性を変えて同様の測定をする。

### 7.3.2 市販のホイートストンブリッジによる測定

図 7.2 のように接続する。MULTIPLY( $P$ 、 $Q$  の比) を適当に選び 7.3.1 項と同様の測定をする。

## 7.4 結果

| 測定抵抗の<br>番 号 | 比例辺抵抗       |             | 測定辺抵抗<br>$R(\Omega)$ | 被測定抵抗<br>$X(\Omega)$ | 平 均 値<br>$X_{AVE}(\Omega)$ | DMM値<br>$X_{DMM}(\Omega)$ |
|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|              | $P(\Omega)$ | $Q(\Omega)$ |                      |                      |                            |                           |
|              |             |             |                      |                      |                            |                           |

## 7.5 注意

はじめは検流計に直列に入っている保護抵抗の値を大きくし、平衡状態に近づくにしたいが抵抗値を減らして遂には零にして、検流計の感度を最大にして測定する。

## 7.6 問題

検流計の振れが完全に零にならないときは、補間法で内そうする。この方法について調べる。

## 7.7 実験装置・規格

### 7.7.1 直流電源の使い方

図 7.1 での直流電源  $E$  の使い方は、26 ページ 2.7.1.2-B の「直流電源の使い方」を参照する。

